

Nel kit semina Orchidee trovi:



Terreno nutritivo

- Phytamax P-6668 con Agar incluso, per preparare 1 litro di substrato nutritivo

Il terreno culturale contiene :

PHYTAMAX P-6668 ORCHID MAINTENANCE MEDIUM INCLUDED AGAR

Components:	mg/L
Ammonium Nitrate.....	825.0
Boric Acid	3.10
Calcium Chloride	166.0
Cobalt Chloride Hexahydrate	0.0125
Cupric Sulfate Pentahydrate	0.0125
Disodium EDTA Dihydrate	37.240
Ferrous Sulfate Heptahydrate.....	27.850
Magnesium Sulfate Anhydrous	90.350
Manganese Sulfate.....	8.450
Potassium Iodide	0.4150
Potassium Nitrate.....	950.0
Potassium Phosphate Monobasic.....	85.0
Sodium Molybdate Dihydrate	0.1250
Zinc Sulfate Heptahydrate.....	5.30
Charcoal.....	2000.0
MES (Free Acid)	1000.0
Myo-Inositol	100.0
Nicotinic Acid (Free Acid)	1.0
Peptone Type I.....	2000.0
Pyridoxine Hydrochloride.....	1.0
Sucrose	20000.0
Thiamine Hydrochloride	10.0
Agar	4000.0

31.3 g of powder are required to prepare
1 L of medium.

Miscela fitoregolatori + Fattori essenziali della crescita

Componenti :

- Mixture Coconut Powder and maltodextrin (10 g/l)
- Mixture Banana Powder and maltodextrin (10 g/l)

Per preparare 1 Litro di terreno aggiungere 20 gr di prodotto

Per preparare 250 ml di terreno aggiungere 5 gr di prodotto

PPM

Plant Preservative Mixture



PPM-Preservative for Plant tissue Culture Media Active Ingredients:

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone0,1350%
2-methyl-3(2H)-isothiazolone0,0412%
Inert Ingredients99,82338%

CAUTION

Keep out of reach of children

- Disinfettante vegetale , preservante degli inquinamenti batterici/fungini

Regolatori di pH

Acido solforico

Diminuisce il valore di pH.
Aiutandosi con le cartine
Indicatrici, portare la
soluzione nutritiva a un pH
prossimo a 5.6-5.8

Idrossido di Potassio

Aumenta il valore di pH
Aiutandosi con le cartine
Indicatrici, portare la
soluzione nutritiva a un pH
Prossimo a 5.6-5.8

- Acido solforico/cloridrico
- Idrossido di potassio

Semi Orchidee



Dendrobium virgineum

Semi per semina
in vitro



Bletilla striata

Semi per semina
in vitro

- 2 lotti di semi di orchidee* 1000 semi Cad.

* Variabili in base alla disponibilità del periodo

Cartine indicatrici pH



- Da utilizzare per approssimare il valore del terreno nutritivo a pH 5.6-5.8

Piccoli accessori



- Pippetta pasteur 1 ml
- Siringa sterile 5 ml